

S'installer correctement, bien face à mon microscope et l'allumer.

- **Mettre** la lame sur la platine sous les valets
centrer l'échantillon déposé sur la lame dans
l'ouverture lumineuse.


Commencer **TOUJOURS** par le plus
petit objectif

Faire la MISE AU POINT DE DEPART :

- monter à fond la platine à l'aide de la grosse vis de réglage,
- poser l'oeil sur l'oculaire : c'est flou!
- **descendre lentement** la platine à l'aide de la vis de réglage jusqu'à obtenir l'image la plus nette possible.



calcul du grossissement:
oculaire x objectif

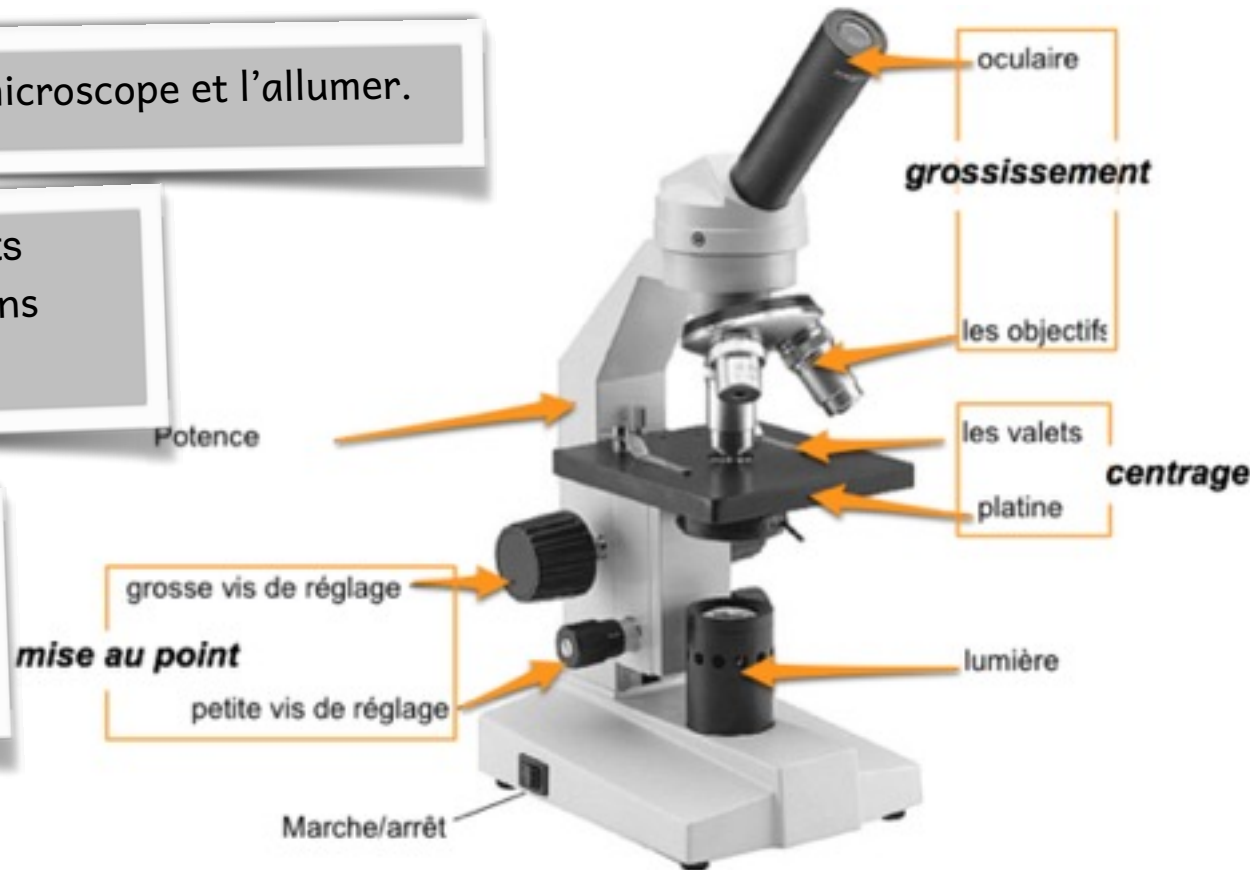

Centrer
l'échantillon dans
le champ de vision
► **Régler** la lumière

**Pour changer d'objectif,
NE PAS BOUGER LA PLATINE**

- **mettre** l'objectif suivant (le jaune/
X10)
- **ajuster** avec la petite vis de réglage

**FICHE METHODE:
OBSERVER AU MICROSCOPE**

