

**S'installer** correctement, bien face à mon microscope et l'allumer.

**Mettre la lame sur la platine sous les valets**  
centrer l'échantillon déposé sur la lame dans  
l'ouverture lumineuse.

**Commencer TOUJOURS par le  
plus petit objectif**

**Faire la MISE AU POINT DE DEPART :**  
- monter à fond la platine à l'aide de la grosse  
vis de réglage,  
- poser l'oeil sur l'oculaire: c'est flou!  
- descendre lentement la platine à l'aide de la  
vis de réglage jusqu'à obtenir l'image la plus  
nette possible.



calcul du grossissement:  
oculaire x objectif

▶ **Centrer  
l'échantillon  
dans le champ  
de vision**  
▶ **Régler la  
luminosité**

**Pour changer d'objectif,  
NE PAS BOUGER LA PLATINE**

- mettre dans l'axe le prochain  
objectif (le jaune)  
- ajuster avec la petite vis de réglage

**FICHE METHODE:  
OBSERVER AU MICROSCOPE**

